

RIPA 裂解液（强中弱套装，含抑制剂）

【货号】 BI-WB015

【规格】 3×50mL

【保存】 -20°C，12 个月。

【产品组成】

| Component | BC-WB-015-150mL | Store at |
|------------------|-----------------|----------|
| RIPA 裂解液（弱，含抑制剂） | 50mL | -20°C |
| RIPA 裂解液（中，含抑制剂） | 50mL | |
| RIPA 裂解液（强，含抑制剂） | 50mL | |

【产品简介】

RIPA 裂解液（强中弱套装，含抑制剂）含 RIPA 裂解液（强，含抑制剂），RIPA 裂解液（中，含抑制剂），RIPA 裂解液（弱，含抑制剂）各 50mL，便于不同的实验需求。RIPA 裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 Western、IP 和 ELISA 等。

【使用方法】

一、对于培养细胞样品：

（一）融解 RIPA 裂解液，混匀。取适当量的裂解液，根据需要自行确定添加适当的抑制剂或不添加抑制剂。

（二）对于贴壁细胞：去除培养液，用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍。按照 6 孔板每孔加入 150~250μL 裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下，使裂解液和细胞充分接触。

（三）对于悬浮细胞：离心收集细胞，用手指把细胞用力弹散。按照 6 孔板每孔细胞加入 150~250μL 裂解液的比例加入裂解液。再用手轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多，必需分装成 50~100 万细胞/管，然后再裂解。

(四) 充分裂解后, 10000~14000g 离心 3~5min, 取上清, 即可进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀等操作。裂解液用量说明: 通常 6 孔板每孔细胞加入 150 μ L 裂解液即可, 但如果细胞密度非常高可以适当加量到 200 μ L 或 250 μ L。每 100 万细胞用 100 μ L 本产品裂解后获得的上清, 其蛋白浓度约为 2~4mg/mL, 不同细胞有所不同。

二、对于组织样品:

(一) 把组织剪切成细小的碎片。

(二) 融解 RIPA 裂解液, 混匀。取适当量的裂解液, 根据需要自行确定添加适当的抑制剂或不添加抑制剂。

(三) 按照每 20mg 组织加入 150~250 μ L 裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液, 如果需要高浓度的蛋白样品, 可以适当减少裂解液的用量。)

(四) 用玻璃匀浆器匀浆, 直至充分裂解。

(五) 充分裂解后, 10000~14000g 离心 3~5min, 取上清, 即可进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀等操作。每 20mg 冻存的小鼠肝脏组织用 200 μ L 本裂解液裂解后获得的上清, 其蛋白浓度约为 15~25mg/mL, 不同状态的不同组织有所不同。

(六) 如果组织样品本身非常细小, 可以适当剪切后直接加入裂解液裂解, 通过强烈 vortex 使样品裂解充分。然后同样离心取上清, 用于后续实验。直接裂解的优点是比较方便, 不必使用匀浆器, 缺点是不如使用匀浆器那样裂解得比较充分。

【注意事项】

1、如需添加蛋白酶抑制剂等, 需自行准备。

2、裂解样品的所有步骤都需在冰上或 4 $^{\circ}$ C 进行。

3、对于某些特殊蛋白的 IP, 若 Western 及 IP 细胞裂解液效果不是非常理想, 可以尝试用 RIPA 裂解液 (强、中或弱) 或 NP-40 裂解液。如果 IP 的时候背景很高, 则应考虑选用裂解强度较高的裂解液, 例如 RIPA 裂解液 (强或中)。如果发现目的蛋白无法被 IP 下来, 则说明裂解液的强度过强, 可以使用较为温和的裂解液例如 RIPA 裂解液 (弱) 或 NP-40 裂解液。

4、对于某些难溶解蛋白的 Western, 如果发现 Western 及 IP 细胞裂解液效果不是非常理想, 可以尝试使用裂解强度更高的裂解液例如 RIPA 裂解液 (强、中) 或 SDS 裂解液。

5、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。